

コンパクト
チューブラベラー

Spin スピンラベラー

Labeler

チューブサンプルへの識別ラベルの貼り付けは、非常にストレスな作業です。
Spin Labelerは、簡単操作で、ラベルの印刷と巻き付けによる貼り付け処理を自動化できます。



特長 POINT

■ コンパクト設計

245(W)×340(D)mmとコンパクトで、場所を選りません。カートに乗せて必要な場所に移動できます。

■ 簡単操作

チューブをセットし、ボタンを押すだけでラベル印刷と貼り付け処理を行います。フットスイッチにも対応しています。

■ 様々なチューブに対応

直径8~16mmまでの様々なチューブに対応。96本クラスターチューブや各種バイアル、採血管、15ml遠沈チューブなどに対応します。

■ コンタミ・感染防止

バイアル・チューブに触れることなく貼り付けができるため、コンタミや感染のリスクを抑制できます。

■ 各種ラベルをご用意

ラベルは運用形態やご希望に応じカラーラベルや透明ラベル、各種サイズのカスタマイズが可能です。


■ 柔軟なラベルデザイン

ラベルデザインソフトウェアにより、ご希望のラベルレイアウト作成が可能です。

■ RFID対応

無線ICチップ(RFIDタグ)を包埋した特殊ラベルに対応する上位モデルもご用意。詳細はお問い合わせください。

SET
入れる

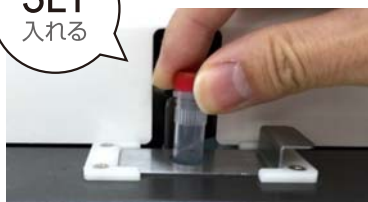

チューブをセットします

PUSH
押す



ボタンを押して
スタート



フットスイッチ対応!

OK
できあがり



ラベル印刷+貼り付けを自動で実行



ワケンビーテック株式会社

仕様 SPECIFICATION

| カタログ番号 | SL2 | SL2-RF |
|----------|------------------------|------------|
| 印刷方式 | ラインサーマル 熱転写方式 | |
| 印刷解像度 | 600dpi相当 | |
| 印刷速度 | 最大150mm/sec | |
| ラベルサイズ | 高さ12~25 × 幅30~60mm | |
| RFID対応 | なし | UHF帯 特定小電力 |
| 用紙仕様 | Φ100mm・外巻き 紙管内径1インチ | |
| インクリボン仕様 | 外巻き 紙管内径0.5インチ 幅54mm | |
| 対応チューブ径 | 8~16mm | |
| インターフェイス | USB2.0 | |
| 外寸法 | 245(W)×340(D)×250(H)mm | |
| 重量 | 12.5 kg | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 5A | |

注 文 案 内 ORDER

| カタログ番号 | 商品名 | 価格(円) |
|---------------|---|-----------|
| SL2 | Spin Labeler 自動チューブラベラー | 1,360,000 |
| SL2-RF | Spin Labeler 自動チューブラベラー (RFID対応) | 1,680,000 |
| SL2-PC | Spin Labeler用制御PC (Windows) | 240,000 |
| BTJ-A3 | BarTender Automation ラベルデザインソフトウェア | 159,800 |
| CS2015W-U | CODESOFT2015 Win ラベルデザインソフトウェア ※SL2-RF非対応 | 138,000 |
| 12X43-1000-5 | チューブ用ラベル (12×43mm) 5巻 | 80,000 |
| 25X60-800-5 | チューブ用ラベル (25×60mm最大) 5巻 | 80,000 |
| 24X60WC-800-5 | 透明+白ハイブリッドラベル (24×60mm/透明15mm・白45mm) 5巻 | 90,000 |
| 18X65RF-400-1 | RFIDタグ包埋ラベル (18×65mm) 1巻 | 28,000 |
| SL2-PSA03-5 | SL2用インクリボン 5巻セット | 12,000 |




調整レバーの上下動作でラベル貼り位置を調整



専用アダプターでチューブサイズ変更可能



独自技術による高い貼り付け再現性

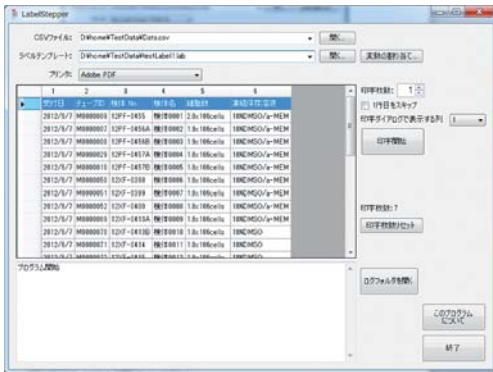

CSVファイルからラベルを連続印刷できるソフトウェア (要CODESOFT2015)

RFIDタグ

超低温耐性ラベル

WAKENBTECH.CO.JP

RFID Embedded Label

20150407 01

超低温耐性を保証するRFIDタグ包埋ラベル

※ 価格・外観・付属品などについては改善の為に予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

代理店

WAKENB WAKENB TECH CO., LTD.

本 社 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
 西日本営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1
 TEL (077) 568-2911/FAX (077) 568-2944
 東日本営業部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2丁目10番22号
 TEL (03) 5661-3220/FAX (03) 5661-3230
 営業推進部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12番地8
 (テクニカルセンター) TEL (072) 749-5300/FAX (072) 749-5600
 C S 部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1
 (サービスセンター) TEL (077) 568-3661/FAX (077) 568-3830
<http://www.wakenbtech.co.jp>
 開発・製造元:株式会社フェニックス
 Bulletin 1807