

▶ 小型・軽量でクリーンベンチ内での使用に最適!



AIR LIQUIDE

MEDICAL SYSTEMS

# サクシヨンポンプ

SP20

SP30

SP40

SPシリーズは、小型・軽量の吸引器です。

コンパクト設計で、使いやすく、クリーニングも簡単です。

サンプルの条件に合わせて吸引力の調整が簡単、メンテナンスも不要です。

SUCTION PUMP



## FEATURES / 特長

- 小型かつ軽量
- 吸引力の調整が可能
- 吸引ろ過が可能
- クリーニングも容易
- 弁交換などのメンテナンス不要
- ボトル、シリコンチューブはオートクレーブ可能(121℃)
- 強力な吸引力
- フットスイッチも接続可能(別売)

SP20

サクシヨンポンプSP20  
流量15L/min

SP30

サクシヨンポンプSP30  
流量25L/min


SP40

サクシヨンポンプSP40  
流量35L/min



ワケンビーテック株式会社

## 標準付属品

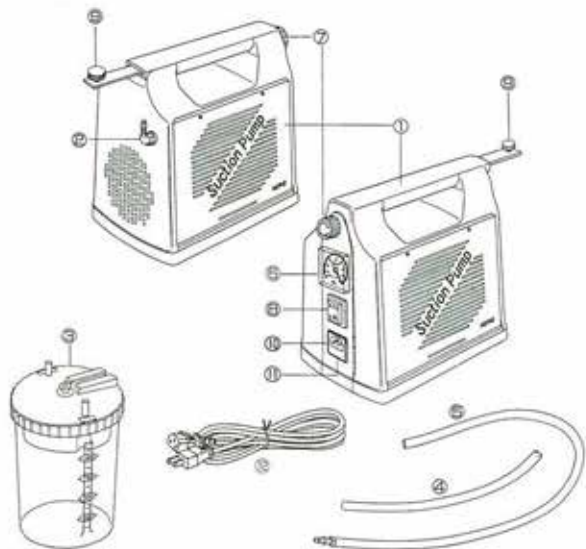

1	吸引器本体	7	吸引圧調整ダイヤル
2	シリコンチューブ(S) 接続口	8	電源スイッチ
3	吸引ボトル	9	吸引ボトル接続部
4	シリコンチューブ(S) 8×12Φmm 50cm	10	電源コード接続部
5	シリコンチューブ(L) 8×12Φmm 100cm	11	ヒューズボックス
6	吸引圧計	12	電源コード

## 安全キャビネットでのご使用方法

### <ワークエリア内>



吸引ボトルをワークエリアに設置します。吸引ボトルとサクシオン配管(サクシオンポンプ)の間には\*エアフィルターを設置し、細菌やウイルスなどの有害物質がワークエリア外に出ないようにします。\*エアフィルターは、HEPA-CAP(GEヘルスケア・ジャパン株式会社より販売:カタログ番号6702-3600)を推奨します。

## 仕様

カタログ番号	SP20	SP30	SP40
最大吸引圧(kPa)	-80	-84	-90
流量(L/min)	15	25	35
吸引ボトル容量(mL)	500	1000	4000
電源	100V 50/60Hz		
消費電力	84W	76W	101W
吸引機本体寸法(mm)	W390×D175×H280		W500×D175×H280
重量(kg)	3.5	4	7.5

## 注文案内

カタログ番号	品名	価格(円)
2200070	サクシオンポンプSP20 流量15L/min	58,000
2200080	サクシオンポンプSP30 流量25L/min	68,000
2200090	サクシオンポンプSP40 流量35L/min	98,000
0700220	フットスイッチ FS	9,000

※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

代理店



**ワケンビーテック株式会社**  
WAKEN B TECH CO., LTD.

本社 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地  
西日本営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1  
TEL(077)568-2911/FAX(077)568-2944  
東日本営業部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2丁目10番22号  
TEL(03)5661-3220/FAX(03)5661-3230  
営業推進部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12番地8  
(テクニカルセンター) TEL(072)749-5300/FAX(072)749-5600  
C S 部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1  
(サービスセンター) TEL(077)568-3661/FAX(077)568-3830  
<https://www.wakenbttech.co.jp>  
2018.10 Bulletin 1814